

## 1 Installate il driver USB e il Software Track-It™


**IMPORTANTE! NON** inserite il Datalogger Track-It™ nella porta USB fino al momento in cui AVRETE installato i Driver USB e il Software Track-It™.

Scaricate il Software Datalogger Track-It™ da:  
[http://www.monarchinstrument.com/Software/Track-It\\_Software.zip](http://www.monarchinstrument.com/Software/Track-It_Software.zip)

Unzipate il file scaricato in una cartella locale del vostro PC.

Doppio clic su “CD\_Start.exe”. Questo lancerà il Datalogger Track-It™ Data. Schermata d’apertura mostrata qui a destra.

1. Cliccate “**Installa il Driver USB**” e seguite le indicazioni. Cliccate “**Continua Comunque**” se vedete quel messaggio durante l’installazione del software.
2. Cliccate su “**Installa Software**” e seguite le istruzioni per completare l’installazione. Il Software è adesso installato e pronto ad essere adoperato.
3. Anche i Logger e i manuali del Software possono essere acceduti qui

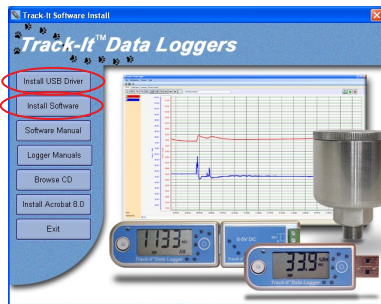

## 2 Installate la batteria del data logger (se occorre)

Installate la batteria che è stata fornita con il vostro datalogger Track-It™. Riferitevi ai diagrammi qui sotto per l’installazione. **Certi modelli avranno la batteria preinstallata.**

Rimuovete il tappo filettato con una moneta e inserite la batteria come mostrato




**Compatto Temp**  
3.6V 1/2AA Litio  
Alta Temperature

Rimuovete il tappo filettato e inserite la batteria come in figura



**Pressure/Temp**  
3.6V 1/2AA

Le Batterie nei logger del tipo “Thumb Drive” sono già installate

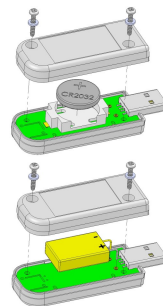


**Temp, RHTemp, DC I/V, AC Event, Baro/Temp**  
3V batteria a bottone  
CR2032 O 3.6V  
EF651625 (LTC-7PN)

## 3 Collegate il datalogger e lanciate il Sw Track-It™

Inserite il logger Track-It™ in una porta USB disponibile sul PC. Alcuni modelli vanno inseriti direttamente nella porta USB altri si collegano alla porta USB con un cavo (che viene fornito). Se Compare il Wizard Trovato Nuovo Hardware, seguite le indicazioni per concludere l’installazione.


Lanciate il Software Track-It™ con doppio clic sull'icona Track-It™ (mostrata a destra) del vostro PC o dal Menu Avvio.

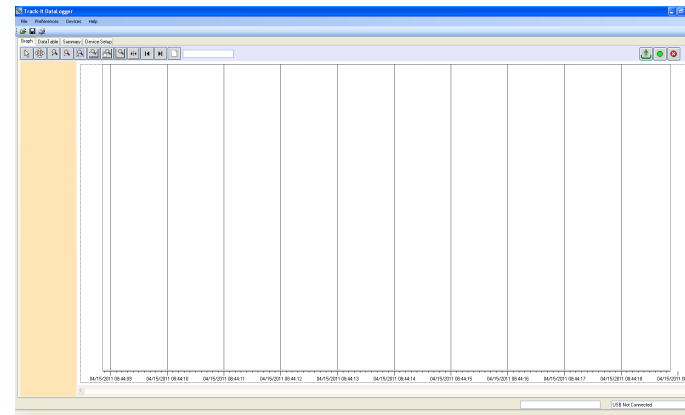

4


## Collegarvi al vostro datalogger

Se i driver USB sono installati correttamente vedrete “Device Connected” visualizzato nell’angolo inferiore destro della finestra del Software Track-It™.

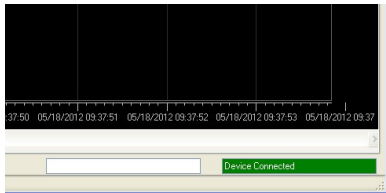

Adesso potete iniziare ad adoperare il Software Track-It™ per configurare il vostro datalogger e/o visualizzare i dati registrati.


Il Software Track-It™ elencherà tutti i Datalogger Track-It™ collegati al vostro PC. Per visualizzare l’elenco e alternare tra i vari logger cliccate su Devices quindi Elenco Device.

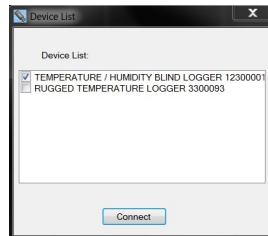

5

## Configurare e avviare la registrazione dati

Scegliere, come in figura, la scheda “Device Setup”. Il software rintraccerà in modo automatico e visualizzerà la configurazione del datalogger.

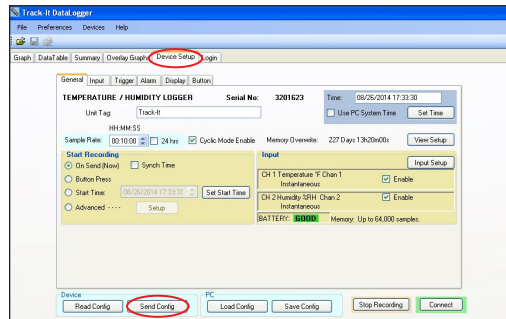

Esaminare le impostazioni di configurazione predefinite di fabbrica ed effettuare le modifiche necessarie – frequenza campioni, trigger, allarmi ecc. Accertatevi che data e ora siano correttamente impostate. Cliccate il pulsante “Send Config” nella sezione della finestra Device Configuration s. **Il vostro datalogger adesso è operativo!**



15 Columbia Drive  
Amherst, NH 03031 USA

Ph: 603-883-3390  
www.monarchinstrument.com

Rev.1.7

**Track-It™ Data Loggers**



**GUIDA RAPIDA  
DI AVVIO**

Para español, vea el manual al descargar.  
Deutsch siehe Handbuch beim Download.  
Pour le français, voir le manuel en téléchargement.  
Per l'italiano, consultare il manuale al momento del download.